

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лабораторная центрифуга Ternan 80-2B



Применение и технические характеристики

Корпус лабораторной центрифуги и дверь изготовлены из высокопрочного инженерного пластика, что придает устройству компактность, легкость, большую емкость, низкий уровень шума и высокую эффективность в эксплуатации. Широко используется в биологии, химии, медицине и других научных исследованиях и производственных подразделениях.

Технические данные

Тип	80-2B
Источник питания	220V 50Hz
Время работы (мин)	0-60 мин
Емкость (мл)	20 мл × 12
Максимальная скорость	4000 об/мин (по указателю)
Максимальная центробежная сила (xg)	2325 xg
Размер упаковки (см)	353436 см

Порядок эксплуатации

- (1) Перед использованием: поставьте центрифугу на ровную поверхность и подключите к сети питания.
- (2) Откройте крышку.
- (3) Поместите образцы в контейнер.
- (4) Включите питание. Выберите время работы, скорость и тормоз, если это необходимо.
- (5) Вы можете извлечь образцы, когда ротор полностью остановится.
- (6) После использования выключите питание. Центрифуга должна быть в чистоте и храниться в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией.

2

Предостережения

- (1) Когда образец готов, крышка ротора должна быть установлена в правильное положение, чтобы избежать повреждения образцов.
- (2) Трубки с образцами должны быть установлены в роторе симметрично, чтобы поддерживать баланс.
- (3) Шкала таймера не отображает равномерное время задержки, она служит только для установки времени. Погрешность установленного времени очень мала. Перед использованием рекомендуется выполнить калибровку.
- (4) Убедитесь, что крышка закрыта во время работы.
- (5) При включении прибора убедитесь, что ручки скорости и таймера находятся в положении "ноль".
- (6) Скорость ротора не должна превышать максимальную допустимую скорость.
- (7) После использования или если центрифуга не будет использоваться в течение продолжительного времени, обязательно выключите прибор и обеспечьте его защиту.
- (8) Если угольная щетка на моторе изношена до 6 мм, ее необходимо немедленно заменить (для бесщеточных моторов замена не требуется).

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!